

組織培養用製品 遠沈管

Centrifuge Tubes

⚠ 注意 寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表わす概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります。

遠沈管 (15mL・50mL, 印刷目盛付・ラック包装)

Centrifuge Tubes 15mL & 50mL, with printed graduation, in racks



● DNase, RNase, DNAフリー


ノンバイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	容量 (mL)	材質 (本体/CAP)	サイズ (mm)	内袋入数 (本)	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)
2322-015	15	PS/HDPE	17×120	50	500	32,600
2323-015	15	PP/HDPE	17×120	50	500	36,800
MyPack 2323-015-MYP	15	PP/HDPE	17×120	50	50	4,500
2342-050	50	PS/HDPE	29×115	25	300	26,500
2343-050	50	PP/HDPE	29×115	25	300	24,600
MyPack 2343-050-MYP	50	PP/HDPE	29×115	25	50	4,900

PS：ポリスチレン PP：ポリプロピレン HDPE：高密度ポリエチレン

※MyPack®シリーズの製品群は、それぞれの製品群の通常パッケージを小分けしておりますので、内袋の品種コードには「-MYP」は記載されていません。

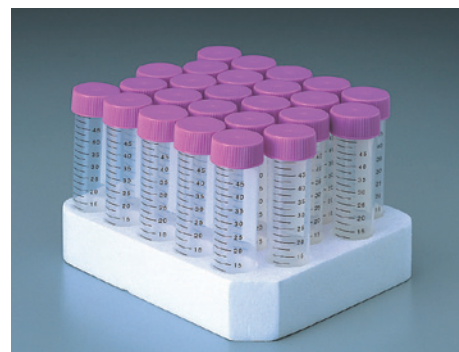

2343-050

遠沈管 (15mL・50mL, 印刷目盛付・バルク包装)

Centrifuge Tubes 15mL & 50mL, with printed graduation, bulk packed



● DNase, RNase, DNAフリー

ノンバイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	容量 (mL)	材質 (本体/CAP)	サイズ (mm)	内袋入数 (本)	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)
2324-015	15	PS/HDPE	17×120	25	500	28,400
MyPack 2324-015-MYP	15	PS/HDPE	17×120	25	50	3,400
2325-015	15	PP/HDPE	17×120	25	500	29,400
MyPack 2325-015-MYP	15	PP/HDPE	17×120	25	50	3,500
2344-050	50	PS/HDPE	29×115	10	300	22,400
MyPack 2344-050-MYP	50	PS/HDPE	29×115	10	50	4,500
2345-050	50	PP/HDPE	29×115	10	300	21,800
MyPack 2345-050-MYP	50	PP/HDPE	29×115	10	50	4,400

PS：ポリスチレン PP：ポリプロピレン HDPE：高密度ポリエチレン

※MyPack®シリーズの製品群は、それぞれの製品群の通常パッケージを小分けしておりますので、内袋の品種コードには「-MYP」は記載されていません。



① 50mL・PS製：2340-050/2344-050

② 50mL・PP製：2343-050/2345-050

③ 15mL・PS製：2322-015/2324-015

④ 15mL・PP製：2323-015/2325-015

遠心強度について

＜試験条件＞

- 遠沈管：23**-0**製品
- 遠心機：コクサンH-9R
- 使用ローター：RA-320 (※15mL遠沈管はアダプター使用)
- 設定温度：4℃
- 遠心時間：15分

15mL遠沈管には純水15mLを入れ、50mL遠沈管には純水50mLを入れ、下記遠心強度にて試験を行いました。

15mL・PP遠沈管	-----	13,000g
50mL・PP遠沈管	-----	13,000g
15mL・PS遠沈管	-----	2,600g
50mL・PS遠沈管	-----	2,600g

遠心試験において、クラックや破損は、発生しませんでした。

※遠心力はご使用になる遠心機ローターにより異なります。必ずご使用前に予備試験を行ってください。

※弊社試験値は、上記条件で測定された一例で、保証値ではありません。

遠心分離機の遠心力算出表を技術資料(P.306)に掲載しております。